XRD

20240528









些 行射仪测量软件 (Ver1.2.0)							×
	MAUTUAN	ビ 測量	i 🔁 i	安 置 			
	用户管理			² T.			
数据采集		样品名称	TEST1	在测试界面。输入相应的参数。测量时间为每			
	记录查询	样品编号	01	步的测量时间。步宽角度单位为度。管电压4	0,		
	参数录入	起始角度	25	管电流30为默认设置。如果测试大块单晶,同	包		
		终止角度	90	压为20,电流为10.			
		测频里的简	0.5				
	-	步宽角度	0.02	参数选择			
循环测量		管电压	40	● 却始角度, 选择范围5 160° 推荐值10			
		管电流	30				
				● 终止角度: -选择范围5160°,推荐值90			
				● 步宽角度:通常选择0.01-0.05, <u>推荐值0.02</u>			
				● 测量时间:通常选择0.1-5,推荐值0.5、1、2			
	-			0.0 0.5 1.0 1.5	-++		⊢ 2.0
		20					
		设置好参数之后,点击开始按钮,开始测试。测试结					
		TT #4		束,设备门上红灯亮,可以更换样品。测试过	1程日	户如	
	开始 停止 需中止,可点击停止按钮,等开门红灯亭						





注意事项

- 1, 禁止使用U盘cop数据, 在线登录自己 邮箱发送数据。
- 2 禁止在测试电脑上浏览网页等与测试无 关的操作。禁止安装任何软件。
- •3 做好使用登记,关闭设备,关好门窗。
- 4 发现违规操作,将停用该使用者的使用 权限,并通知导师。